

澄清牛瘤胃液 (Plus版)

产品货号:

PZ01010S

产品简介:

澄清牛瘤胃液 (Plus版) 是从健康牛瘤胃中提取并经过特殊处理的标准化液体, 属于一种富含微生物群落的天然生物基质, 是在PZ01010基础上优化开发的实现增菌率提高25%的新款产品。主要用于配制如甲烷菌、肠道厌氧菌等多种微生物培养基, pH中性, 可与其他培养基成分一起进行高温灭菌处理, 添加量为10%-20%, 视所培养微生物种类不同而定。广泛用于甲烷菌、肠道微生物、动物瘤胃微生物等厌氧和好养微生物的分离、筛选和培养。

保存条件:

2-8℃保存2年; -20℃保存3年。

操作步骤:

- 1、若澄清牛瘤胃液 (Plus版) 贮存在2~8℃, 取出后需轻轻摇晃均匀后使用; 若贮存在-20℃, 取出后放置于2~8℃中使之融化, 解冻过程中间歇地轻轻摇晃均匀, 待全部溶解后再分装或直接使用。
- 2、如果是进行微生物分离和培养, 可按要求比例(10%~20%)添加到基础的、或需强化的培养基中。
- 3、如果进行其他实验, 应根据具体实验来使用。

注意事项:

- 1、澄清牛瘤胃液 (Plus版) 为无菌溶液, 如有无菌要求, 注意无菌操作。
- 2、使用过程中, 若冻存, 应避免反复冻融。
- 3、低温保存, 避免在室温条件下长时间放置。
- 4、为了您的安全, 请穿实验服并戴一次性手套操作。